

GeneTrack™ prestained 100 bp-II plus



DNA ladder 操作说明

Version: HBRG- GT100II -001

产品信息


产品名称	GeneTrack™ prestained 100 bp-II plus DNA ladder
货号	HB-GT100II-500
存储及运输条件	4°C（长期保存请置于-20°C）
规格	500 µL
有效期	2 年

产品简介

本产品由 11 条预染的线状双链 DNA 片段组成，保存于 1×Loading Buffer 中，条带密集，需用高浓度胶低电压电泳，适用于较精确确认 DNA 片段大小。本产品为即用型产品，可根据实验需求，直接取 3~5 µL 电泳。

注：500bp 为加亮带，浓度为其他条带的 2.5 倍；5µL 产品中，每条带含量约 50 ng，加亮带约 150 ng。

prestained 1000 bp- II plus DNA ladder

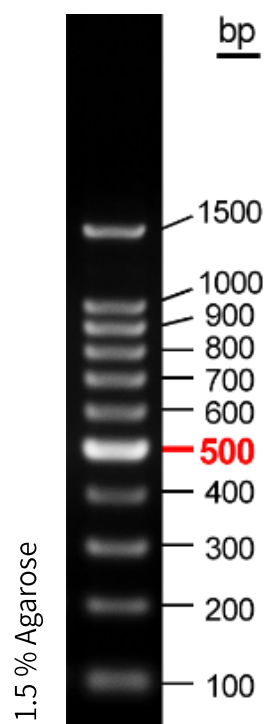

5 μ L/lane

0.5x TBE buffer, 7 V/cm, 40 min

使用方法

- 1、建议加样量 3~5 μ L，宽胶孔适当增加上样量。
- 2、样品 4 μ L (<500ng) 与附带的 5 $\times$ Loading buffer (含染料) 1 μ L 混匀，室温放置 2 min 后点样。
- 3、建议用 1.5~2.0% Agarose，或 5%PAGE 胶，电压 4~10 V/cm，0.5 $\times$ TBE 缓冲液电泳。注意及时更换电泳缓冲液并使用新制备的凝胶，以达到理想的效果。
- 4、琼脂糖凝胶中不需要加任何染料，电泳后可直接在紫外灯下观察电泳条带。染料兼容常用的紫外灯。

注意：

- 1：本产品已保存在 1 $\times$ Loading buffer 中，可直接进行电泳，使用方便，电泳图像清晰。
- 2：随附 5 $\times$ Loading buffer 可用于检验样品时使用。
- 3：不可用普通的 5 $\times$ DNA Loading buffer，否则电泳后 DNA 无法再紫外灯下观察。
- 4：可以临时用 SYBR Green I 染料进行点样，迁移率与用 GelRed 染料的差距很小，基本可以忽略。

用户自备 GelRed 使用建议

购买不预染 Loading dye (#HB-GR5X-500) 的预染 DNA Marker 时, 需要用户自备 GelRed, 推荐的使用方法如下:

- a) 将单独购买的 GelRed (10000×) 加到自备的 5×Loading dye 中, 使其终浓度为 500 × (20 倍稀释), 即 500 μL 的 GelRed (10000×) 可配制约 10 mL 含染料的 5×Loading dye。
- b) 将配制好的含染料的 5×Loading dye 分装, 保存于 4 °C (<3 个月) 或 -20 °C (长期)。
- c) 配制的含 GelRed 的 5×Loading dye 不宜室温长期保存, 染料终浓度较低, 室温易降解。
- d) 染料浓度不能低, 否则样品量大时, 会严重影响 DNA 的电泳迁移率。

5×Loading Buffer (#HB-GR5X-500) 成分:

10 mM Tris-HCl, 5 mM EDTA, pH 7.6, 0.03% 溴酚蓝, 0.03% 二甲苯青, 30% 甘油。

GelRed 核酸染料